

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه فتومتر پرتابل - مدل Rose-7

ساخت شرکت پویش تدبیر کرانه

در هنگام نصب و استفاده از دستگاه فتومتر پرتابل به نکات زیر توجه کنید:

۱. دستگاه فتومتر باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود.
۲. میز کار فتومتر باید دور از دستگاههایی مانند سانتریفیوژ و همزن باشد که تولید لرزش می کنند.
۳. برای ایجاد جریان هوا در اطراف فتومتر ، باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف ۳۰ سانتیمتر فاصله باشد.
۴. کابل برق فتومتر به آداپتور AC مناسب با آن منبع و سپس آداپتور به پریز گراند شده با ولتاژ مناسب وصل شود.
۵. پس از روشن کردن منبع نور لیزر مدتی صبر کنید تا دستگاه گرم شده و به پایداری حرارتی والکترونیکی برسد (حدود ۱۰ دقیقه طول می کشد).
۶. محدوده تغییر دمای محیط فتومتر بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باید باشد.
۷. از نصب دستگاه در محل هایی که تابش الکترومغناطیس یا میدان الکترومغناطیس قوی وجود دارد اجتناب کنید.
۸. بازبینی ها بهتر است هر ۶ ماه یک بار انجام شود. اطمینان از تمیزی دستگاه و اتصال صحیح کابلها و تمیز کردن مرتب کووت، برای سنجش مایعات لازم است.