

CIRCULATOR WATER BATH

مدل : BSX15

بنماری سیرکوله دار داخلی و خارجی



مدل تجهیز	حجم مفید Liter	حجم مایع قابل استفاده Liter	بازه دمایی درجه سانتیگراد	ابعاد داخلی مفید (CM)	ابعاد خارجی (CM)	وزن (Kg)	توان (W)	فاز/آمپر (A)
BSX15	15	25	محیطالی +85	L:50*W:28*H:15	L:60*W:41*H:44	12	2000	8

مشخصات دستگاهی که در اختیار دارید به صورت زیر میباشد:

۱. محفظه داخلی تمام استنلس استیل ۳۰۴

WWW.PAATARIYACO.IR

دفتر مرکزی: مشهد - بزرگراه آزادی - آزادی ۹۳ - بین سعادت ۱۳ و ۱۵ - پلاک ۲۸/۱

کد پستی: ۹۱۹۸۱۱۳۱۱۱ تلفکس: ۰۵۱-۳۶۶۵۱۵۹۰ و تلگرام ۰۹۳۳۸۲۹۵۰۰۸

کارخانه: شهرک صنعتی چناران - بین صنعت ۳۳ و ۳۵ پلاک ۱۲۷۱ کد پستی: ۹۳۶۱۱۴۳۴۴۰

۲. حجم محفظه داخل 15 لیتر
۳. رنگ بدنه الکترو استاتیک
۴. مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
۵. رزولوشن سنسور 0.001
۶. دقت اندازه گیری دمای دستگاه 0/ 1 درجه سانتیگراد
۷. دقت کنترل دستگاه ۰/۵ درجه سانتیگراد
۹. مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
۱۰. مجهز به تایمر (ماندگاری)
۱۱. هشدار دهنده خروج از دمای تنظیم شده
۱۲. مجهز به سیستم سیرکوله داخلی و خارجی محفظه بن ماری

دستگاه دارای صفحه نمایشگر چهاررقمی میباشد. (TEMPERATURE & TIMER) (زمان و دما) که دمای واقعی و دمای تنظیم شده دستگاه روی نمایشگر (دما) - و زمان تنظیم شده روی نمایشگر (زمان) - نمایش داده میشود. پس از روشن شدن دستگاه توسط کلید POWER دستگاه برای جلوگیری از عملکرد نا مطلوب به مدت چند ثانیه تمامی قسمتهای خود را چک می کند سپس سه بوق کوتاه شنیده میشود که نشانه ورود دستگاه به پروسه کنترل می باشد. برای تنظیم دستگاه سه عدد کلید فشاری در نظر گرفته شده است. روش تنظیم دستگاه به صورت زیر میباشد:

تنظیم دما

۱. کلید SET را فشار دهید. دمای تنظیم شده قبلی به حالت چشمک زن در می آید که ورود به حالت تنظیم دما را نشان میدهد. در این حالت می توانید دما را تغییر دهید.
 ۲. برای افزایش دما از کلید UP و برای کاهش دما از کلید DOWN استفاده کنید. دقت کنید که نگه داشتن دو کلید UP و DOWN باعث افزایش سرعت تنظیم دما میشود.
 ۳. برای خروج از حالت تنظیم چند ثانیه صبر کنید یا کلید SET را دو بار متوالی فشار دهید. نمایشگرها از آن حالت چشمک زن خارج می شوند و دمای واقعی دستگاه نشان داده میشود.
- توجه: کلیدی در پشت دستگاه تعبیه گردیده که در صورت کمبود توان افزایش دما، با روشن نمودن آن ۱۰۰۰ وات به توان اضافه می گردد.

تنظیم زمان

۴. کلید SET را فشار دهید. دمای تنظیم شده قبلی به حالت چشمک زن در می آید که ورود به حالت تنظیم دما را نشان می دهد. کلید SET را برای بار دوم فشار دهید. زمان تنظیم شده قبلی به حالت چشمک زن در می آید. در این حالت می توانید زمان را تا ۱۰۰ ساعت تنظیم نمایید.

۵. برای افزایش زمان از کلید UP و برای کاهش زمان از کلید DOWN استفاده کنید. دقت کنید که نگه داشتن دو کلید UP و DOWN باعث افزایش سرعت تنظیم زمان میشود.

۶. برای خروج از حالت تنظیم، چند ثانیه صبر کنید یا کلید SET را دو بار فشار دهید. چشمک زن نمایشگرها از بین می روند و دمای واقعی دستگاه نشان داده میشود.

در زمان کنترل دستگاه، عملکرد المنت دستگاه توسط یک چراغ نمایشگر وضعیت بر روی پانل دستگاه قابل مشاهده میباشد.

کالیبراسیون نرم افزاری :

در صورتی که دمای نشان داده شده توسط نمایشگر با دمای یک سنسور کالیبره شده مطابقت نداشته باشد و یا عملکرد کنترلی دستگاه مطلوب نباشد، کاربر میتواند بدون نیاز به تعمیرات سخت افزاری، مولفه های کاری آن را تغییر دهد. این مولفه ها شامل افسست دما و مقدار ضرایب کنترل PID نرم افزاری می باشند که روش تنظیم هر کدام از این داده ها بصورت زیر می باشد:

۱. ابتدا به حالت کالیبراسیون وارد شوید. (برای وارد شدن به این مد، با شرکت پات آریا تماس بگیرید.) پس از وارد شدن به این مد نمایشگر به صورت چشمک زن، مد کالیبراسیون و عدد متناظر آن را نمایش خواهد داد که اولین مقدار میزان افسست دما خواهد بود.

۲. در این حالت عبارت OFF بصورت چشمک زن به همراه عدد کالیبراسیون افسست نمایش داده می شود. توسط کلید های UP و DOWN مقدار افسست را با توجه به دمای نشان داده شده و سنسور کالیبره تنظیم کنید.

۳. کلید SET را بزنید. مقدار کالیبراسیون دما ذخیره شده و دستگاه وارد مد تنظیم ضرایب کنترلر می شود. اولین ضریب مقدار k_p خواهد بود که روی نمایشگر با عبارت dp به صورت چشمک زن همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود. توسط کلید های UP و DOWN مقدار k_p را تنظیم کنید.

۴. کلید SET را بزنید. مقدار dp ذخیره شده و به مد تنظیم k_i وارد می شوید. عبارت di همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود. توسط کلید های UP و DOWN مقدار k_i را تنظیم کنید.

۵. کلید SET را بزنید. مقدار di ذخیره شده و به مد تنظیم k_d وارد می شوید. عبارت dd همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود. توسط کلید های UP و DOWN مقدار k_d را تنظیم کنید.

۶. کلید SET را بزنید. مقدار dd ذخیره شده و به مد تنظیم INT وارد می شوید. عبارت INT همراه با مقدار متناظرش نمایش داده می شود. توسط کلید های UP و DOWN مقدار INT را تنظیم کنید.

۷. کلید SET را بزنید. دستگاه از مد کالیبراسیون خارج شده و عملکرد نرمال خود را دنبال میکند. در صورتیکه عملکرد دستگاه هنوز نیاز به تغییر دارد مراحل بالا را تکرار کنید. در غیر این صورت نیاز به تغییر ضرایب نبوده و دستگاه آماده کار خواهد بود.

در صورت نیاز برای وارد شدن به مد تغییر مشخصه های کالیبراسیون با این شرکت تماس بگیرید.
توجه داشته باشید که تغییر داده های کالیبراسیون دستگاه حتما توسط اشخاص مجاز صورت گیرد.

نحوه کنترل دمای تجهیز بیرون از بن ماری به روش سیرکولاسیون:

دستگاه مجهز به خروجی مایع داخل منبع به بیرون جهت سیر کوله خارج از منبع خود میباشد جهت استفاده از آن کافی است شیلنگ با قطر داخلی ۱۰ میلیمتر به نازل خروجی بن ماری و سر دیگر آن به دستگاه مورد نظر وصل شود سپس خروجی دستگاه را به همین صورت به نازل ورودی بن ماری وصل شود. که با روشن شدن دستگاه مایع داخل منبع بن ماری به دمای تنظیم شده میبرد و در دستگاه مورد نظر در حال گردش میباشد در نتیجه دمای دستگاه توسط بن ماری کنترل میشود.

تذکر مهم: چنانچه تمایل به استفاده از بن ماری با سیرکوله داخلی دارید ابتدا می بایست دو سر لوله خروجی و ورودی دستگاه را از طریق شیلنگ فشارقوی در اختیار قرار گرفته به یکدیگر متصل فرمایید.