

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و

### نگهداری دستگاه DCM-10

#### شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه دیپ کوتر Jikan DCM-10

مراحل نصب و راه اندازی به قرار زیر است:

- (۱) قرار دادن دستگاه روی میز صاف و بدون لرزش
- (۲) اتصال برق و قرار دادن دستگاه در حالت آماده به کار
- (۳) نصب نمونه روی گیره‌ی دستگاه
- (۴) قرار دادن ظرف سیال روی دستگاه و زیر نمونه
- (۵) شروع عملیات دیپ کوینک با فشردن کلید Start

فرایند نصب و راه‌اندازی دستگاه پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه به اتمام می‌رسد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- (۱) از ریختن آب و یا هر ماده‌ی شیمیایی بر روی بدنه دستگاه، و اجزاء آن خودداری شود.
- (۲) پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
- (۳) از سفت کردن پیچ‌های نگهدارنده و اعمال نیروی اضافی بر آن‌ها به شدت خودداری شود.
- (۴) از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.