

ملزومات برقی

از آنجاییکه فریز درایر ترکیبی بتا پلاس از پمپ و موتور های خنک کننده با توان بالایی استفاده می کند لازم است جریانی که از آن استفاده می شود حداقل ۱۵ آمپر و ۲۲۰ ولت باشد. در صورتیکه جریان مورد استفاده مورد نیاز در دسترس نیست لازم است که پمپ خلا مستقلا به پریزی جداگانه وصل شود. در این حالت لازم است که مقدار جریانی که برای پمپ خلا استفاده میشود با اطلاعات موجود در کتابچه آن مطابقت داشته باشد.

ملزومات مکانی

لازم است که دستگاه فریز درایر در محلی صاف عاری از شیب قرار داده شود. دستگاه لازم است در جایی قرار داده شود که جریان هوا در آنجا قرار دارد. وجود فضایی حداقل ۳۰ سانتی متر در اطراف آن برای داشتن تهویه مناسب لازم است.