

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- محیط عاری از گرد و غبار باشد.
- دستگاه بر روی یک سطح صاف و تراز قرار گیرد.
- به علت برهم خوردن کالیبراسیون دستگاه، در صورت امکان از جابجایی آن پرهیز شود.
- پریز برق ۲۲۰ ولت AC در محل نصب دستگاه وجود داشته باشد.
- به دلیل ایجاد آلودگی صوتی، در صورت امکان محل نصب دستگاه در کنار میز کار تکنسین آزمایشگاه نباشد.
- در هنگام فعال بودن سیستم ضد عفونی داخلی با استفاده از UVC، با توجه به هشدار های دستگاه، افراد از محدوده کاری دستگاه دور شوند.
- برای کار با نرم افزار دستگاه، نیاز به یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز می باشد. با توجه به عدم نیاز دستگاه به کامپیوتر در حین کار، نیازی به قرارگیری کامپیوتر در محل دستگاه نیست.
- دستگاه باید به صورت دوره ای تمیز کاری و با استفاده از اسپری مخصوص ارائه شده روانکاری شود.