



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

اسپری درایر درساتک

- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
 - انشعاب برق ۲۲۰ ولت دارای ارت و محافظ الکتریکی
 - دارا بودن کمپرسور **Oil Free** دو سیلندری به حجم ۵۰ لیتر
 - جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه (در مناطق دارای رطوبت توصیه می گردد دستگاه در مکان دارای کولر گازی و با خوراک کمتر و دمای بیشتر نسبت به مکان خشک مورد بهره برداری قرار گیرد).
 - تعبیه امکان هدایت هوای خروجی به محیطی بیرون از فضای آزمایشگاهی
- مجهز بودن به تجهیزات اطفاء حریق