



### پیوست فنی 3

#### موضوع : شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه پلاسما کلینر مدل NM-PC-100 ( Plasma Cleaner )

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- نصب دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محل به دور از ارتعاش باشد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- فضای اطراف دستگاه باید به اندازه ۵۰ سانتی متر از هر طرف خالی باشد.
- در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، محل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد.
- محیط نصب دستگاه حتی الامکان خشک بوده و رطوبت کمی داشته باشد.
- برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.

093544077



K.Bashirpour@gmail.com



تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پارک علم و فناوری، ساختمان شماره 2

