

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اکسترودر اسفرونایزر:

- ۱) در هنگام کار حتماً از پوشش مخصوص و دیگر وسایل حفاظتی از قبیل عینک، دستکش و ماسک در صورت لزوم استفاده کنید.
- ۲) این دستگاه جهت خمیر و مواد غیر خورنده و غیر آتش زا طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی از خمیر های قابل اشتعال و خورنده در این دستگاه استفاده نکنید.
- ۳) قبل از شروع کار به تمیز بودن محیط کار دستگاه دقت نمائید.
- ۴) در هنگام اتصال دستگاه به برق شهری، از ریختن آب بر روی دستگاه و محل قرارگیری آن به شدت بپرهیزید.
- ۵) از اتصال دستگاه به منابع برق غیر قابل اطمینان بپرهیزید، چرا که ممکن است به موتور و تجهیزات الکترونیکی دستگاه آسیب جدی وارد شود.
- ۶) سعی کنید از محافظ برق استفاده کنید تا در صورت نوسان جریان برق، دستگاه شما آسیب نبیند.
- ۷) پس از خاموش کردن دستگاه چند ثانیه صبر نمائید تا ولتاژ ذخیره شده در خازن دستگاه نیز به طور کامل تخلیه شود.
- ۸) دستگاه را در زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- ۹) محل قرار گیری دستگاه تا جای ممکن باید از تابوهای برق و دستگاه های پر مصرف و ایجاد کننده نویز های مخرب دور باشد.
- ۱۰) دمای محیط کارکرد دستگاه ۲۵ درجه سانی گراد و رطوبت ۴۰ درصد می باشد. از کارکرد این دستگاه در محیط هایی با دمای بالا و بخارات محلول های اسیدی و بازی جدا خودداری نمائید.
- ۱۱) همواره از پریز ارت دار استفاده کنید.
- ۱۲) جهت تمیز کردن سطوح داخلی و بدنه و اتصالات، از حلال های آلی و یا آبی غیر خورنده استفاده نمائید.