



شرکت دید سبز

شرایط محیطی برای دستگاه

**Motorized Fully-Automatic Microtome
Model DS9509**

کد فرم: B - 3 - 72 - 00

۱- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 60*80 سانتی متر قرار گیرد .

۲- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 70 کیلوگرم را دارا باشد .

۳- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .

۴- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .

۵- دمای محیط کار دستگاه بین 40°C تا 10°C درجه سانتیگراد می باشد .

۶- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .

۷- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .

۸- محیط کار دستگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد .

تهیه کننده :

تاریخ :

تأیید کننده :

تاریخ :