

نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت دار وصل شود.
- 2- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- 3- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود ، میبایست دو شاخه دستگاه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز از وجود برق اطمینان حاصل نمائید.
- 4- در صورتی که تغییرات عدد نمایشگر زیاد باشد ، ایراد از سنسور ترمومتر می باشد .ولی اگر دما از مقدار تنظیمی بسیار بالا رود، ایراد از سنسور ترموستات و یا تریاک و مدار مربوطه می باشد.
- 5- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن روشن شود ولی دستگاه گرم نشود ایراد از المنت می باشد.
- 6- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در روی صفحه جدا خوداری فرمایید.

! توجه

برای آزمایش دوره ای دستگاه لازم است یک عدد سنسور دقیق و استاندارد را روی صفحه دستگاه قرار دهید سپس دما را بررسی نمایید.

برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید .