

# نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت دار وصل شود.
- 2- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- 3- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود ، میبایست دو شاخه دستگاه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز از وجود برق اطمینان حاصل نمائید.
- 4- در صورتی که تغییرات عدد نمایشگر زیاد باشد ، ایراد از سنسور ترمومتر می باشد .ولی اگر دما از مقدار تنظیمی بسیار بالا رود، ایراد از سنسور ترموستات و یا تریاک و مدار مربوطه می باشد.
- 5- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن روشن شود ولی دستگاه گرم نشود ایراد از المنت می باشد.
- 6- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خودداری فرمایید.

**! توجه**

برای آزمایش دوره ای دستگاه لازم است یک عدد سنسور دقیق و استاندارد را در داخل محفظه دستگاه به گونه ای قرار دهید که در داخل اتاقک بدون تماس با بدنه قرار گیرد .سپس دما را بررسی نمایید.

برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید .