

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری  
دستگاه تست خوردگی نوار مس در مشتقات نفتی و نفت

## دستگاه

### شرکت پویافر آزما

دستگاه خوردگی نوار مس را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتماً تراز) قرار دهید  
برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ کنید.

کابل برق دستگاه خوردگی نوار مس را به پریز دیواری مطمئن متصل کنید، از  
اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای  
فرمایید. این دستگاه در شرایط استارت تا ۱۲ آمپر برق مصرف می کند بنابراین از  
سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل کنید.

فاصله محل قرارگیری دستگاه خوردگی نوار مس تا دیوار پشت آن حداقل ۲۰ سانتی  
متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت  
الکترونیکی را انجام دهد.

از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه خوردگی نوار مس جداً اجتناب کنید

توصیه می شود از پارافین با خلوص بالا و یا پارافین گرید خوراکی استفاده شود همچنین می  
توان بجای پارافین از روغن سیلیکون هم استفاده کنید. پارافین نامناسب باعث ایجاد بوی  
نامطبوع در محیط آزمایشگاه و تیره شدن رنگ حمام می شود.

پارافین یا روغن سیلیکون را دقیقاً تا خط نشانه تعبیه شده بر روی دستگاه خوردگی نوار مس پر  
کنید. پارافین بر اثر حرارت منبسط شده و ممکن است در صورت عدم توجه از شیر تعبیه شده در  
پشت دستگاه سر ریز شود.

به هیچ عنوان دستگاه را بدون روغن (پارافین) یا با روغن خارج از ظرفیت توضیح داده شده  
روشن نکنید. کم بودن روغن تا علامت نشان داده شده باعث سوختن هیترهای دستگاه شده و زیاد  
بودن آن موجب سر ریز شدن روغن میشود.

در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه خوردگی نوار مس، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به  
سرویس و تعمیر دستگاه نکنید، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی  
انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج می کنید.

تحت هیچ شرایط برچسب پلمپ دستگاه خوردگی نوار مس را باز نکنید، باز کردن یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن می‌گردد.

تمامی دستگاه‌های پارسیان تکنولوژی دارای سریال و کد شناسه خریدار اختصاصی هستند، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی، با شماره تلفن های مخصوص خدمات تماس حاصل فرمایید.