

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

- دستگاه در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و توسط کارشناسان شرکت نصب و راه اندازی شده و آموزش های لازم به کاربران محترم داده می شود.
- دستگاه در محیط های معمولی آزمایشگاه های شیمی و نفت نصب می گردد.
- جهت استقرار دستگاه نیاز به یک میز به طول، عرض و ارتفاع ۱/۵ متر می باشد.
- بهتر است که میز مدنظر جهت استقرار دستگاه ضد ضربه باشد.
- جهت راه اندازی دستگاه نیاز به یک عدد کپسول گاز هلیوم و یا نیتروژن با حداقل فشار ۵۰۰ پام می باشد.
- دستگاه به جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز متصل می شود. لازم است که دستگاه به یک محافظ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه ناشی از نوسانات برق متصل شود.