



آوپرداز هوشمند افرا

## شرایط محیطی دستگاه



التراسونیک هموژنایزر آزمایشگاهی

**400LUP**

- دستگاه التراسونیک هموژنایزر LUP ۴۰۰ به منظور استفاده در محیط آزمایشگاهی و داخلی (indoor) طراحی و ساخته شده است.
- محدوده دمایی مناسب کارکرد دستگاه ۰-۴۰ درجه سانتی گراد است.
- از ننگه داری و استفاده دستگاه در محیط با رطوبت بسیار بالا (بیش از ۸۰ درصد) تا حد امکان جلوگیری شود.
- سونوتروند دستگاه با انواع محلول های اسیدی و بازی قابلیت استفاده دارد و فقط در محلول HF نباید مورد استفاده قرار گیرد.
- در محل فن (پشت دستگاه) حداقل ۵ سانتی متر فاصله به منظور گردش هوا فضا خالی در نظر گرفته شود.