

## ۶ نصب و راه اندازی

- رولرمیکسر روی سطحی تراز و ایمن قرار داده شود.
- ابتدا کابل دستگاه به آن وصل شده، سپس دوشاخه ی آن به پریز دارای ارت متصل گردد.
- کلید روشن/ خاموش در حالت "I" قرار گیرد.
- پس از اتمام نمایش نام و آدرس شرکت، صفحه نمایشگر آخرین مقادیر اجرا شده سرعت و زمان را نشان می‌دهد.

## ۷ برنامه ریزی

I. کلید **(SELECT)** فشار داده شود؛ با هر بار فشردن کلید **select**، پارامترهای سرعت و زمان (ساعت/ دقیقه/ثانیه) به حالت چشمک زن (قابل تنظیم) درمی آید. با چرخاندن ولوم تنظیم، مقدار دلخواه برای سرعت و زمان انتخاب می شود. در انتها با فشردن کلید **select**، تنظیمات وارد شده، ثبت می گردد. (در هر مرحله از تنظیم پارامترها، با نگه داشتن کلید **select** به مدت چند ثانیه، موارد تغییر یافته، ذخیره شده و آلارم شنیده می شود). چنانچه در حین تنظیمات به مدت ۱۰ ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود، دستگاه بدون ثبت تغییرات به حالت قبلی بر می گردد؛ بنابراین در صورت نیاز، تنظیمات باید دوباره انجام گردد.

II. برای شروع به حرکت و توقف دستگاه از کلید **(START/STOP)** استفاده گردد. پس از رسیدن تایمر به عدد صفر، دستگاه بطور خودکار متوقف خواهد شد و زنگ هشدار به صدا در می آید. در صورت نیاز به توقف اضطراری دستگاه، این کلید دوبار فشار داده شود.

چنانچه مراحل فوق بدون بروز خطا انجام شود، دستگاه آماده راه‌اندازی است. در غیر این صورت، ممکن است دستگاه در حین حمل و نقل آسیب دیده باشد که باید با تیم پشتیبانی فنی شرکت تماس گرفته شود.