

شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری

بسته بندی

- ۱- دستگاه مجهز به بسته بندی با شاسی و دیواره چوبی و همچنین لرزه گیر از جنس یونولیت بوده و نیز توسط یک کاور پلکسی گلاس پوشانده شده است .
- ۲- بسته بندی دستگاه را به آرامی باز کرده دستگاه را از جعبه بیرون آورده و در محل خود قرار دهید .
- ۳- در هنگام باز کردن جعبه حتما به هشدار های روی جعبه دقت کنید .

جهت قرار گیری دستگاه



برای نصب دستگاه حتما به نکات زیر توجه فرمایید:

برای نصب دستگاه حتما به نکات زیر توجه فرمایید :

- ۱- دستگاه با توجه به علائم ذکر شده روی کارتن و یا بسته بندی چوبی باز شود .
- ۲- برای باز نمودن بسته بندی از ضربه زدن به دیوار ها جدا خودداری کنید و بسته بندی را از ستون ها کناری باز کنید
- ۳- از تراز بودن دستگاه در محل استقرار خود مطمئن شوید .
- ۴- پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر جهت تبادل حرارت کمپرسور ، میزان فاصله دستگاه با دیوار پشت ۳۰ سانتیمتر رعایت گردد.
- ۵- از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید جدا خودداری کنید.
- ۶- دمای اطاق محل نصب دستگاه بین ۲۲ تا ۲۷ درجه سانتی گراد باشد .
- ۷- حتما دوشاخه دستگاه را به یک پریز برق ارت دار بصورت مستقیم متصل نمایید .
- ۸- از وصل کردن دوشاخه دستگاه به رابط و یا سیم سیار جدا خودداری کنید .
- ۹- با توجه به توان مصرفی دستگاه که در پلاک دستگاه قید شده یک عدد استبلایزر جهت کنترل نوسانات ولتاژ ورودی به دستگاه قرار دهید .
- ۱۰- از راه اندازی دستگاه بلافاصله پس از خارج کردن از بسته بندی خودداری کنید .
- ۱۱- از حرکت دادن دستگاه در وضعیتی که روشن است خودداری کنید
- ۱۲- از باز گذاشتن درب دستگاه به مدت طولانی خودداری نمایید .