



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری

شرکت پویا فرآزما

تست کف روغن / پاییداری کف در فراورده های نفتی پاییداری کف در روان کننده

ابتدا محیط آزمایشگاهی

دارای برق حد اقل تک فاز باشد و مجهز به ارت باشد یا ارت خود دستگاه فعال شود.

باید حتما از سکوی مخصوص آزمایشگاهی که توان تحمل وزن داشته باشد.

باید عرض سکوی آزمایشگاه حد اقل ۸۰ سانت به صورت کاملا تراز قرار یگیرد.

نباید دستگاه در معرض حرارت بالا و یا کنار وسایل حرارتزا مثل کوره قرار بگیرد.

حتما باید دستگاه در تراز کامل باشد. هنگام کار با دستگاه از روشن و خاموش کردن قبل اتمام آزمایش جلوگیری گردد.

باید ابتدا برق دستگاه یا آزمایشگاه به محافظ وصل گردد تا از نوسانات برق هنگام آزمایش جلوگیری گردد.