



۴-۱. نکات نگهداری

نگهداری مناسب دستگاه Powder Porosity نقش حیاتی در حفظ دقت و تکرار پذیری نتایج ، سرعت انجام آزمایش و افزایش طول عمر مفید آن دارد. در این بخش اقدامات پیشگیرانه، بررسی‌های دوره‌ای و نکات کلیدی تعمیرات شرح داده شده‌اند.

۴-۱-۱. نگهداری عمومی

- دستگاه باید در محیطی خشک، تمیز و با دمای پایدار (۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود.
- از قرار گرفتن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت بالا، یا گرد و غبار خودداری شود.
- از عدم نوسان برق ورودی دستگاه اطمینان لازم را حاصل فرمایید.
- نمایشگر و بدنه دستگاه با پارچه نرم و بدون مواد شوینده قوی تمیز شود.

۴-۱-۲. برنامه نگهداری

جدول ۴-۱. جدول برنامه نگهداری

بازه زمانی	اقدامات نگهداری
هفتگی	کنترل سلامت اتصالات، کابل‌ها
ماهانه	پاکسازی سطحی دستگاه





۲-۴. اقدامات تعمیری

در صورت بروز اختلال در عملکرد دستگاه، ابتدا مراحل زیر بررسی گردد:

نمایش خطا یا قطع عملیات: بررسی وضعیت برق، ریست نرم‌افزاری دستگاه

عدم پاسخ نمایشگر: بررسی کابل‌های ارتباطی و تغذیه نمایشگر، راه‌اندازی مجدد دستگاه

فالت درایو: با استفاده از دکمه Power دستگاه را خاموش کرده و پس از چند ثانیه دستگاه را روشن کرده.

⚠️ توجه

در صورت عدم رفع مشکل، از دستکاری مستقیم اجزای داخلی خودداری کرده و با بخش پشتیبانی شرکت رادمان تجهیز آذین تماس حاصل فرمایید. انجام تعمیرات تخصصی تنها باید توسط کارشناسان مجاز شرکت انجام شود.

