



## پیوست فنی 5

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه کریمپر و پرس باتری سکه ای مدل NM-HBC3

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- نصب دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محل به دور از ارتعاش باشد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- فضای اطراف دستگاه باید به اندازه ۵۰ سانتی متر از هر طرف خالی باشد.
- در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، محل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد.
- محیط نصب دستگاه حتی الامکان خشک بوده و رطوبت کمی داشته باشد.
- برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.

۰۹۳۵۴۴۰۷۷۴۴



K.Bashirpour@gmail.com



تهران، آزادگان (شمال به جنوب)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پارک علم و



فناوری، ساختمان شماره ۲