



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی

### خشک کن بستر سیال (FBD) درساتک

- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- انشعاب برق ۲۲۰ ولت دارای ارت و محافظ الکتریکی
- دارا بودن کمپرسور Oil Free دو سیلندری به حجم حداقل ۵۰ لیتر
- جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه (در مناطق دارای رطوبت توصیه می گردد دستگاه در مکان دارای کولر گازی و با خوراک کمتر و دمای بیشتر نسبت به مکان خشک مورد بهره برداری قرار گیرد).
- تعبیه امکان هدایت هوای خروجی به محیطی بیرون از فضای آزمایشگاهی مجهز بودن به تجهیزات اطفاء حریق