



شرکت تحقیقاتی مهندسی رافع

شماره ثبت: ۲۳۷۹۶

باسمه تعالی

شرایط محیطی نصب دستگاه:

دستگاههای سری Rafea FRM جهت نصب و راه اندازی به :

- ۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪
- ۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب فرمانتور مدل FRM50 ۱۰ متر مربع می باشد.
- ۳- برق سه فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات فرمانتور مورد نیاز می باشد.
- ۴- قابلیت اتصال شیلنگ تخلیه فشار به محیط آزاد وجود داشته باشد.
- ۵- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.
- ۶- جهت جلوگیری از تجمع گازهای واکنش دهنده، آزمایشگاه دارای سیستم تهویه مناسب داشته باشد.
- ۷- کپسولهای گازهای واکنش دهنده حتی المقدور خارج از محیط آزمایشگاه نصب شوند.
- ۸- با توجه به حجم بالای فرمانتور می بایست سیستم دفع پس آب در محل موجود باشد.
- ۹- ارتفاع سالن با توجه به نسبت H/D فرمانتور مشخص می شود.