



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری فیلتر پرس آزمایشگاهی شرح ذیل است:

- ۱- پیشنهاد می شود فیلتر پرس در روی پایه یا سکویی به ارتفاع یک متر قرار گیرد.
- ۲- جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده حداقل فاصله مجاز فیلتر پرس از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور و پشت دستگاه ۰/۵ متر و از جلو یک متر می باشد.
- ۳- فیلتر پرس به هوای فشرده نیاز دارد و باید در محل تامین گردد. باید کمپرسور قادر به تامین هوای فشرده با فشار ۷ بار باشد.
- ۴- با توجه به امکان پاشش محلول توصیه می شود در صورت امکان به همراه سایر تجهیزات فیلتراسیون در اتاق جداگانه نصب شود.
- ۵- در صورتی که از محلول حاوی مواد شیمیایی مضر می باشد بهتر است در اتاقی که فیلتر پرس نصب می شود تهویه مناسب تعبیه شود.

