

نصب و راه اندازی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، راهنمای استفاده را به دقت مطالعه فرمایید.

باید توجه داشته باشید که محیط مناسب برای نگهداری دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد

- سطح محکم، تمیز و خشک
- شرایط مناسب زیست محیطی و تهویه مناسب

اقدامات ایمنی

از باز نمودن دستگاه بدون هماهنگی با شرکت فناوران نانوزیست ابزار ویرا خودداری گردد.

از سیم برق ورودی مناسب برای شارژ کردن باتری دستگاه استفاده نمایید.

با توجه به ولتاژ بالا جهت تشکیل نانوالیاف پلیمری، لازم است دستگاه به نحو مطلوبی به سیستم ارت متصل شود. عدم اتصال مناسب ارت علاوه بر اینکه باعث خرابی سیستم های الکترونیکی دستگاه در چند ثانیه خواهد شد، می تواند خطرات جانی نیز به همراه داشته باشد.

جهت تمیز نمودن دستگاه از حلال هایی که موجب آسیب به بدنه و صفحه کلید دستگاه شوند استفاده نشود.

استفاده نادرست از دستگاه تامین اختلاف پتانسیل می تواند خطر برق گرفتگی و مرگ داشته باشد. قبل از شروع کار با دستگاه تامین اختلاف پتانسیل کلیه تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود. کلیه اتصالات، به خصوص سیستم ارت را بررسی نموده و از صحت آنها مطمئن شوید.

دستگاه با سیستم ولتاژ بالا در حدود کیلوولت کار می کند که این ولتاژ می تواند از چند سانتیمتری به هر نقطه رسانایی از جمله بدن انسان تخلیه شود بنابراین هرگز سر دستگاه با بدن تماس پیدا نکند و دستگاه در فاصله حداقل 10 سانتی متری قرار گیرد.

پس از پایان کار لازم است داخل نازل ها و محل اتصال سرنگ با نازل ها به طور کامل تمیز شود.

در صورت رسیدن موتور فشار دهنده سرنگ به انتها، جهت جلوگیری از آسیب به موتور و پیچ، سنسور نصب شده بر روی دستگاه موجب قطع عملکرد دستگاه می شود.